

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v. .

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN AMPUT

1. Trước khi sử dụng cân:

- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió và sự rung động mạnh.
- Khi di chuyển cân, không nên đề tay lên nắp cân hoặc lật úp cân vì có thể hư cảm biến lực.
- Nguồn pin yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0.00 rồi cân.

2. Các phím chức năng:

- ❖ Phím **ON/OFF**: nhấn mở cân, nhấn giữ để tắt cân.
- ❖ Phím **MODE**: chuyển đổi đơn vị: g, lb, ct, oz, . . .
- ❖ Phím **TARE**: Về không và dùng để trừ bì như : bao, thùng, túi . . .

3. Hiệu chuẩn cân:

- 1) Nhấn **ON/OFF** → **0.00^g**
- 2) Nhấn giữ **MODE** → **CAL** → **100.00^g**
- 3) Đặt tải = 100g lên cân → **PASS** → **100.00^g**



4. Những điều cần lưu ý:

- Khi pin yếu số kg sẽ dao động, ảnh hưởng đến độ chính xác.
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 40°C.
- Khi mở cân, không nên đặt tải trên đĩa cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30 phút).
- Khi cân, nên để vật ngay giữa đĩa cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt đĩa cân.
- Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên đĩa cân (trên đĩa cân luôn không tải).
- Nên kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần số kg của cân (phải có vật chuẩn).

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”