

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN KS/B-1000, WeiHeng

1. Trước khi sử dụng cân:

- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió và sự rung động mạnh.
- Khi di chuyển cân, không nên đè tay lên nắp cân hoặc lật úp cân vì có thể hư cảm biến lực.
- Nguồn pin yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0.000 rồi cân.

2. Các phím chức năng:

- ❖ Phím **ON/OFF**: Mở/ tắt cân.
- ❖ Phím **Units**: chuyển đổi đơn vị: g, lb, ct, oz, ...
- ❖ Phím **Zero**: dùng để trừ bì như : bao, thùng, túi . . .
- ❖ Phím **Ucal**: chức năng hiệu chuẩn.

3. Hiệu chuẩn cân:

- 1) Nhấn giữ phím **Units + ON** → **Fil 1** Tốc độ hiển thị
- 2) Nhấn **Units** → **Zero 3** (1~7)
- 3) Nhấn **Units** → **Ztr 2** (0~5)
- 4) Nhấn **Units** → **2000.0** Tỷ lệ chia
Nhấn Zero để thay đổi giá trị
- 5) Nhấn **Units** → **d 0.1** Bước nhảy
- 6) Nhấn **Units** → **Lin OFF** Hiệu chuẩn theo tầng
- 7) Nhấn **Units** → **XXXXX** Số nội
- 8) Nhấn **Units** → **1000.0** Số kg hiệu chuẩn
Nhấn Zero để thay đổi số kg hiệu chuẩn.
- 9) Đặt tải bằng 1000g lên cân
- 10) Nhấn **Units** → **Pass**, cân trở về trạng thái cân bình thường.



4. Những điều cần lưu ý:

- Sử dụng đúng Adaptor (biến áp) của cân. Điện nguồn cung cấp phải ổn định.
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 40°C.
- Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').
- Khi cân, nên để vật ngay giữa đĩa cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt đĩa cân.
- Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên đĩa cân (trên đĩa cân luôn không tải).
- Nên kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhờ mang lợi ích lớn”

Cân điện tử Cát Vương www.catvuong.com