

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TX, SHIMADZU

1. Trước khi sử dụng cân:

- Cân chỉnh giọt nước trên bàn cân vào giữa tâm (tăng giảm 4 chân đế cao su)
- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió và sự rung động mạnh.
- Khi di chuyển cân, không nên đề tay lên nắp cân hoặc lật úp cân vì có thể hư cảm biến lực.
- Sử dụng đúng điện áp và Adaptor của cân.
- Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0.00 rồi cân.

2. Chức năng đếm mẫu:

- Mở cân về chế độ cân 0.00
- Nhấn phím **FUNC** → **0** PCS
- Nhấn phím **MENU** → **10** PCS (mặc định lấy chuẩn là 10 cái)
Sử dụng phím **FUNC** & **UNIT** để thay đổi số lượng mẫu.
- Đặt số mẫu như đã chỉnh (giá trị hiển thị) lên cân
- Nhấn phím **MENU** → **SET** → **10** PCS (số lượng mẫu)
Lúc này muốn chuyển qua xem trọng lượng thì nhấn **FUNC**, quay lại chế độ đếm thì nhấn **FUNC**.

Lưu ý: Số lượng lấy mẫu tối thiểu khoảng 50 cái để tránh sai số do lệch mẫu.

3. Hiệu chuẩn cân:

- Mở cân về chế độ cân 0.00
- Nhấn phím **CAL** → **2000.00** (số nhấp nháy)
Nếu muốn thay đổi số kg thì nhấn phím **ENTER** → **2000.00** (số 2 nhấp nháy)
Sử dụng phím **FUNC** & **UNIT** để thay đổi số.
Nhấn phím **ENTER** → **2000.00** (số nhấp nháy)



- Đặt tải bằng giá trị đang nhấp nháy lên cân.
- Đợi cân tự nhận giá trị tải → **0.00** lấy tải trên cân xuống.
- Đợi cân tự nhận giá trị không tải → **END** → **0.00** chế độ cân bình thường ./.

4. Những điều cần lưu ý:

- Sử dụng đúng Adaptor (biến áp) của cân. Điện nguồn cung cấp phải ổn định.
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 40°C.
- Trước khi cân nên cắm nguồn cho cân khoảng 15' đến 30' để sấy board.
- Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').
- Khi cân, nên để vật ngay giữa đĩa cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt đĩa cân.
- Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên đĩa cân (trên đĩa cân luôn không tải).
- Nên kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”

Cân điện tử Cát Vương www.catvuong.com